



## Analizador de cromo total + cromo Cr(VI) EZ2301

# de producto: EZ2301.XXXXXXXX

USD Precio: Contacto Hach

## Análisis colorimétrico en continuo de cromo total + cromo Cr(VI) en agua

Los analizadores de cromo total EZ2000 consiguen una precisión y una exactitud excelentes. El elemento más importante del colorímetro es un fotómetro compacto diseñado específicamente para la serie EZ. El consumo de reactivos se reduce mediante el análisis de bajo volumen, si bien la alta sensibilidad está garantizada gracias a la larga longitud del camino óptico. El límite de detección es en el rango bajo de µg/L.

Los analizadores de cromo total EZ2000 disponen de una unidad de digestión interna. Este paso adicional antes del análisis permite medir especies metálicas insolubles o complejos metálicos.

Resultados en los que se puede confiar

El software del controlador incluye funciones inteligentes automáticas para la calibración, la validación, el cebado y la limpieza, que contribuyen al buen rendimiento de los análisis, proporcionan el máximo tiempo de disponibilidad y reducen al mínimo las intervenciones del operario. Unas microbombas de precisión dosifican todos los reactivos. Las líneas de muestra y la cubeta de análisis se limpian con agua desmineralizada para eliminar la contaminación cruzada entre muestras. Las secciones de electrónica y de reactivos líquidos del analizador están estrictamente separadas. Una puerta transparente permite inspeccionar visualmente la sección líquida al instante.

Flexibilidad que satisface sus necesidades

Los analizadores de cromo total de la serie EZ constan de un sistema ergonómico y atractivo de tamaño compacto. Todo el hardware es controlado por el ordenador industrial de panel integrado. El diseño modular permite adaptar el analizador a su aplicación y las necesidades de su organización.

- El rango de medición estándar puede reducirse mediante un rango de calibración diferente o ampliarse por medio de opciones de dilución interna.
- Opciones de salidas analógicas y digitales
- Análisis de múltiples corrientes para hasta 8 corrientes de muestra

Hay múltiples opciones adicionales disponibles. Póngase en contacto con Hach para obtener más información.

## **Especificaciones**

Agua de refrigeración: Caudal aprox. 5 L/h; temperatura máx. 30 °C; presión máx. 0,5 bar

Agua desmineralizada: Para lavado / dilución

Aire de instrumentación: Seco y libre de aceite de conformidad con la norma de calidad de aire para instrumentos ISA-

S7.0.01-1996

Alarma: 1 x alarma de avería, 4 x configurables por el usuario, máx. 24 V CC/0,5 A, contactos libres de tensión

Alimentación: 230 V CA, 50/60 Hz

120 V CA, 50/60 Hz

Consumo de corriente máx.: 440 VA

Calibración: Automática, de 2 puntos; frecuencia libremente programable

Calidad de muestra: Tamaño máximo de partícula: 100 μm, < 0,1 g/L; turbidez < 50 NTU

Caudal de muestra: 100 - 300 mL/min

Certificaciones: Conforme a CE/certificación UL

Conexión a tierra: Pica de puesta a tierra seca y limpia de baja impedancia (< 1 ohmio) con un cable de tierra de >

2,5 mm<sup>2</sup>

Contenido de la caja: Analizador de cromo EZ2301, manual de instrucciones, 1 llave de puerta de armario, 1 set de

soportes de montaje, 3 recipientes de reactivos vacíos de 2,5 L con conectores (para solución de ácido, persulfato y tampón) y 1 recipiente de reactivos de vidrio vacío de 2,5 L con conectores

(para solución de color)

Dimensiones (A x A x P): 690 mm x 465 mm x 330 mm

Drenaje: Presión atmosférica, con ventilación, mín. 32 mm de Ø

Garantía: 12 meses

Grado de protección: Armario del analizador: IP44 / PC del panel: IP65

Interferencias: Hierro (III), mercurio > 200 mg/L, molibdeno > 200 mg/L, vanadio > 5 mg/L. Cantidades

elevadas de color y turbidez causan interferencias. Grasas, aceites, proteínas, surfactantes y

alquitrán.

Límite de detección (LOD):  $\leq 2 \mu g/L$ 

Limpieza automática: Sí

Material: Sección con apertura: plástico ABS termoconformado; puerta: PMMA;

sección trasera: acero galvanizado con pintura electrostática

Método de medida: Medición colorimétrica a 546 nm utilizando el método de difenilcarbazida, conforme con el

método estándar APHA 3500-Cr (B)

Modelo: EZ2301

Número de corrientes de muestra: 1, 2, 4, o 8

Parámetro: Cromo, total; Cr(VI), disuelto

Peso: 25 kg

Precisión: Mejor que el 2 % del rango de escala completo para soluciones test estándar

Presión de muestra: Mediante recipiente de rebose externo

Rango de medición: 10 - 500 μg/L Cr

Opcional:

 $2 - 50 \mu g/L$ 

 $4 - 125 \mu g/L$ 

 $5 - 250 \mu g/L$ 

0,16 - 2 mg/L (con dilución interna)

0,32 - 5 mg/L (con dilución interna)

Requisitos de los reactivos: Conservar entre 10 - 30 °C

Salidas analógicas: Activas, 4 - 20 mA, máx. 500 ohmios de carga, estándar 1, máx. 8 (opción)

Salidas digitales: Opcional: Modbus (TCP/IP, RS485)

Temperatura ambiente: 10 - 30 °C ± 4 °C de desviación al 5 - 95 % de humedad relativa (sin condensación)

Temperatura de la muestra: 10 - 30 °C

Tiempo de ciclo: Cr total 20 minutos (dilución + 5 min)

Cr total y Cr (VI) 30 minutos

Validación: Automática; frecuencia libremente programable

## Contenido de la caja

Analizador de cromo EZ2301, manual de instrucciones, 1 llave de puerta de armario, 1 set de soportes de montaje, 3 recipientes de reactivos vacíos de 2,5 L con conectores (para solución de ácido, persulfato y tampón) y 1 recipiente de reactivos de vidrio vacío de 2,5 L con conectores (para solución de color)